

MISE A NIVEAU DE MCNL 3.26 VERS MCNL3.26-J OU -JP

MCNL 3.26-J est une version mise à niveau, destinée **aux établissements des Académies de Montpellier ou de Toulouse** possédant l'Atelier Scientifique Jeulin.

MCNL 3.26-P est une version mise à niveau, destinée **aux établissements des Académies de Montpellier ou de Toulouse** possédant le logiciel Pasco Sparkvue.

MCNL 3.26-JP est une version mise à niveau, destinée **aux établissements des Académies de Montpellier ou de Toulouse** possédant l'Atelier Scientifique Jeulin et le logiciel Pasco Sparkvue.

Pour accéder au téléchargement, le responsable numérique de l'établissement devra télécharger et compléter le formulaire d'engagement en lien sur la page suivante :

<https://drane.region-academique-occitanie.fr/cartable-numerique-version-lycee-mcni>

Vous pourrez ensuite le faire parvenir par email à [Franck Vedel](mailto:franck.vedel@drane.occitanie.fr) (DRANE - Région Académique Occitanie).

Ce formulaire d'engagement doit attester que votre établissement possède les licences pour la version MCNL à télécharger

<u>Logiciel</u>	<u>exécutable de mise à jour</u>
- Avec l'Atelier Scientifique Jeulin (SVT et physique) :	→ UpgradeMCNL3.26J.exe
- Avec Pasco Sparkvue :	→ UpgradeMCNL3.26P.exe
- Avec Jeulin + Pasco Sparkvue :	→ UpgradeMCNL3.26JP.exe

Un lien de téléchargement particulier valable 7 jours vous sera alors proposé après réception du formulaire correctement complété.

Vous pourrez alors télécharger le fichier de mise à jour correspondant


INSTALLATION DE LA MISE A NIVEAU MCNL3.26 VERS 3.26J, 3.26P OU 3.26JP

La suite MCNL 3.26 doit être préalablement installée sur le PC


- Ouvrir le fichier « UpgradeMCNL3.26.....exe »




- Indiquer le lecteur où MCNL3.26 est installé (C, D...)

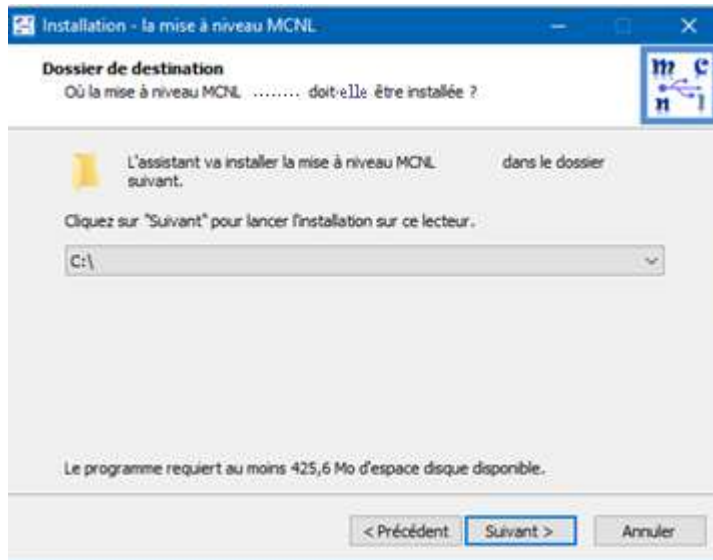

- Si le dossier de MCNL n'est pas trouvé sur le lecteur spécifié, l'installateur l'indique

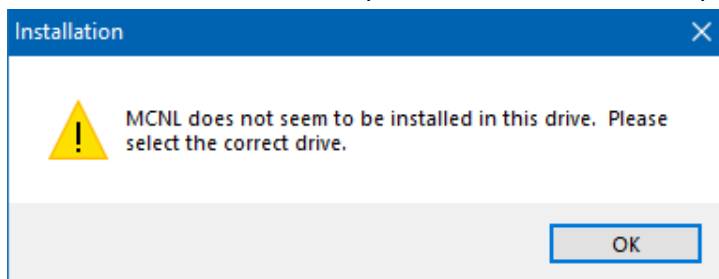

- Si le dossier d'installation de MCNL existe, l'installateur demande une confirmation

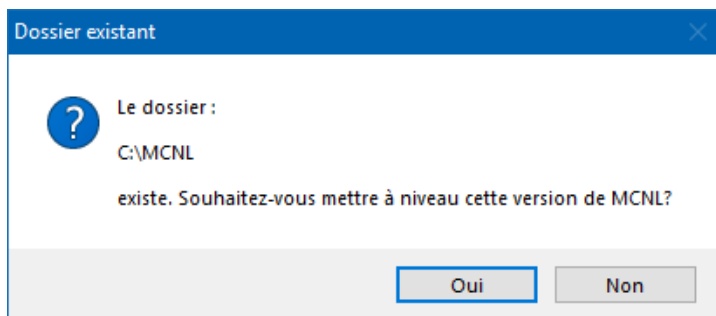

En validant, l'installation de la mise à niveau débute et dure moins de 5 minutes.